

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

## RAC 萊克多巴胺 快篩試劑操作步驟

### 肉汁取得方法(一)



1. 將肉放入塑膠袋內



2. 泡入熱水(約90℃)  
約10秒



3. 取得肉汁

### 肉汁取得方法(二)



1. 將肉放入微波爐



2. 使用最低功率微波  
約10~20秒



3. 取得肉汁

### 快篩試劑 操作



1. 撕開包裝



2. 取出內容物: 試劑  
卡、滴管、乾燥包




3. 以滴管取肉汁，  
滴三滴於S內

## 快速檢驗試劑 判讀



## 試劑片

## RAC:萊克多巴胺

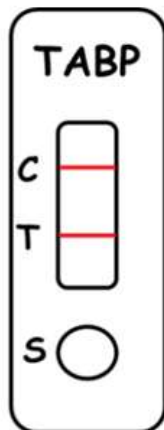


RAC含量低於2ppb    RAC含量高於2ppb



陰性

兩條線為 合格

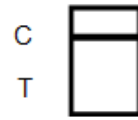

陽性

一條線為 不合格



失效

詳細內容請參閱快速檢測試劑套組說明書

以上資料僅供參考，若有任何問題請與當區業務討論

臺灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

臺灣新北市汐止區康寧街169巷25號12樓之3

Tel : 886-2-2692-6222 Fax:886-2-2695-9819

http://www.abc-residue.com e-mail : service@abc-residue.com